

Compact Dry Swab


Das Compact Dry Abstrich-System besteht aus einem sterilen Tupfer in einem Schraub-Röhrchen mit 1 ml gepuffertem Pepton und eignet sich zum Abstreichen von trockenen Flächen oder schwer zugänglichen Stellen.

Um eine Oberfläche zu testen, einfach das sterile Wattestäbchen aus dem Träger entnehmen und die Oberfläche abwischen. Die Keime werden bei diesem Vorgang im sterilen Wattekopf gesammelt. Anschließend das Wattestäbchen zurück in den Träger stecken. Durch Schütteln werden die Keime in Lösung gebracht. Zum Auftragen der Lösung auf die Compact Dry Platten den Swab »kopfüber« am orangefarbenen Ende halten, den unteren Deckel aufschrauben und anschließend die gesamte Lösung durch Pressen des flexiblen mittleren Bereich des Trägers vollständig auf die Compact Dry Platten tröpfeln.

Bestellinformationen

Compact Dry Swab

Artikel- Nr.:	5402953
Haltbarkeit:	24 Monate
Lagerung:	bei Raumtemperatur
Verpackungseinheit:	40 Swabs

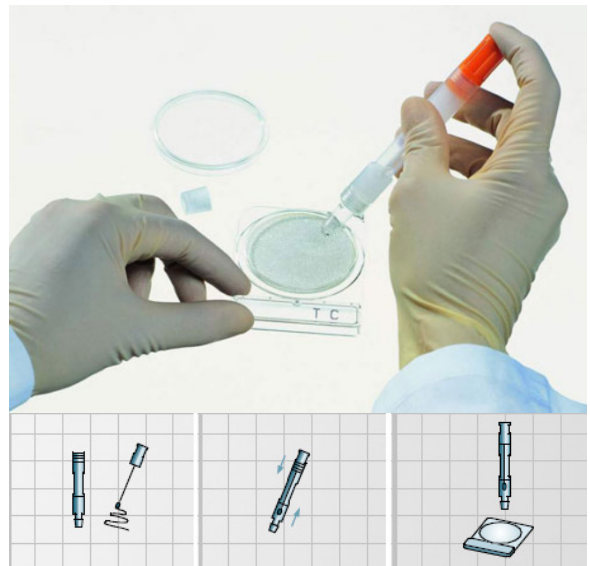

Verdünnungsset und Öffner

Das Verdünnungsset enthält 4 Kammern mit jeweils 9 ml sterilem Phosphatpuffer. Durch einfache 1 ml Pipettierschritte von Verdünnungskammer zu Verdünnungskammer lassen sich schnell, einfach und sicher 10-fach Verdünnungsserien herstellen.

Der Öffner aus Stahl ermöglicht das sterile Öffnen des Verdünnungssets indem die Alu-Abdeckungen durchstoßen werden. Der Öffner wird jeweils vor Gebrauch abgeflammt.

Bestellinformationen

Verdünnungsset

Artikel- Nr.:	5400888
Haltbarkeit	3 Jahre
Lagerung	bei Raumtemperatur
Verpackungseinheit	128 Kammern pro Box

Öffner für Verdünnungsset

Artikel- Nr.:	5400887
Verpackungseinheit	1 Stück

